


关于 Matlab 使用 Tucsen 相机说明

1. Matlab 的安装


按照 Matlab 的安装说明安装，软件安装完成后，桌面会出现相应软件的图标。

2. 配置 Matlab 下的 Tucsen 相机驱动




- (1) 相机连上电源线和数据线。
- (2) 将与相机对应的文件复制粘贴到 Matlab 的安装目录下，如“D:\Program Files\MATLAB\R2011b\bin”。

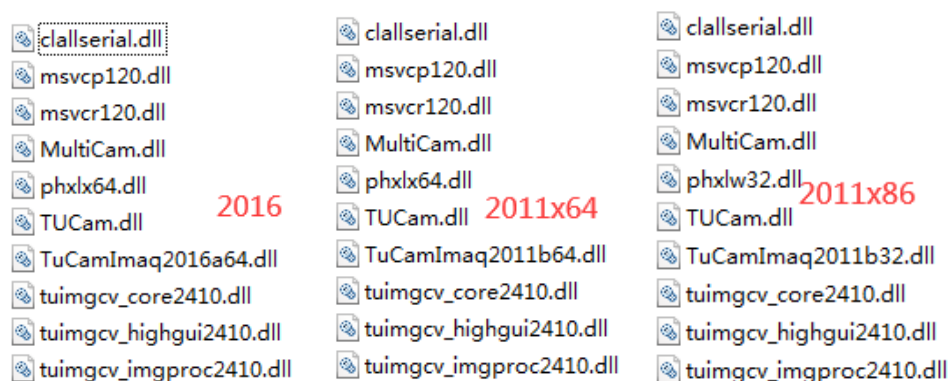


- (3) 双击 Matlab 图标启动 MATLAB，在“command window”输入“imaqtool”后按“Enter”建，桌面会出现“Image Acquisition Tool”的界面。

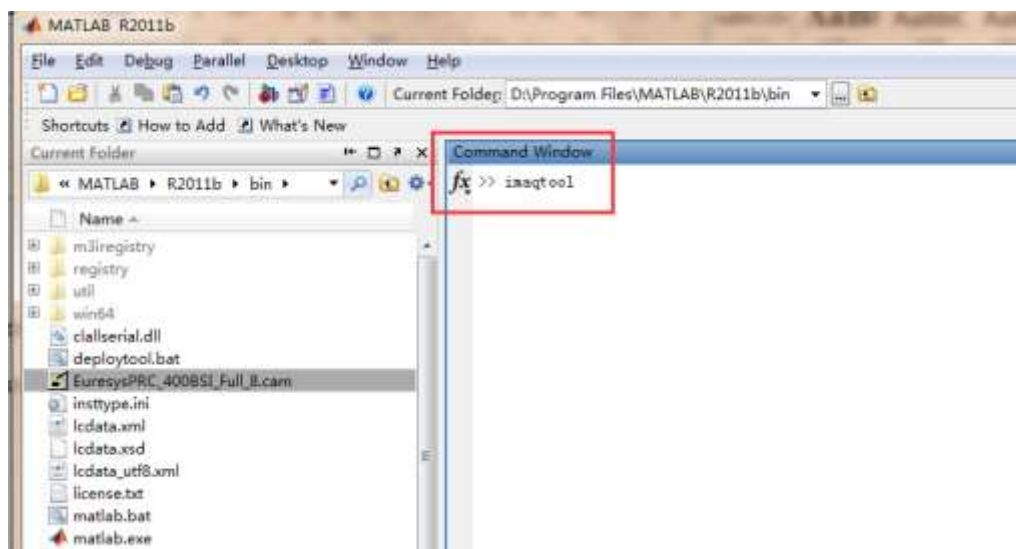

- (4) 点击“Tool”选择“Register a Third-Party Adaptor”，将 D:\Program Files\MATLAB\R2011b\bin 贴到打开窗口的“文件名”下，点击“打开”，在出现的文件中选择 TuCamImaq2011b32.dll 或 TuCamImaq2011b64.dll，点击“打开”，进入“Refresh Image Acquisition Hardware?”界面。

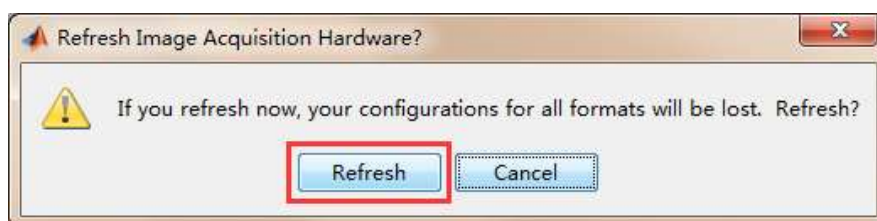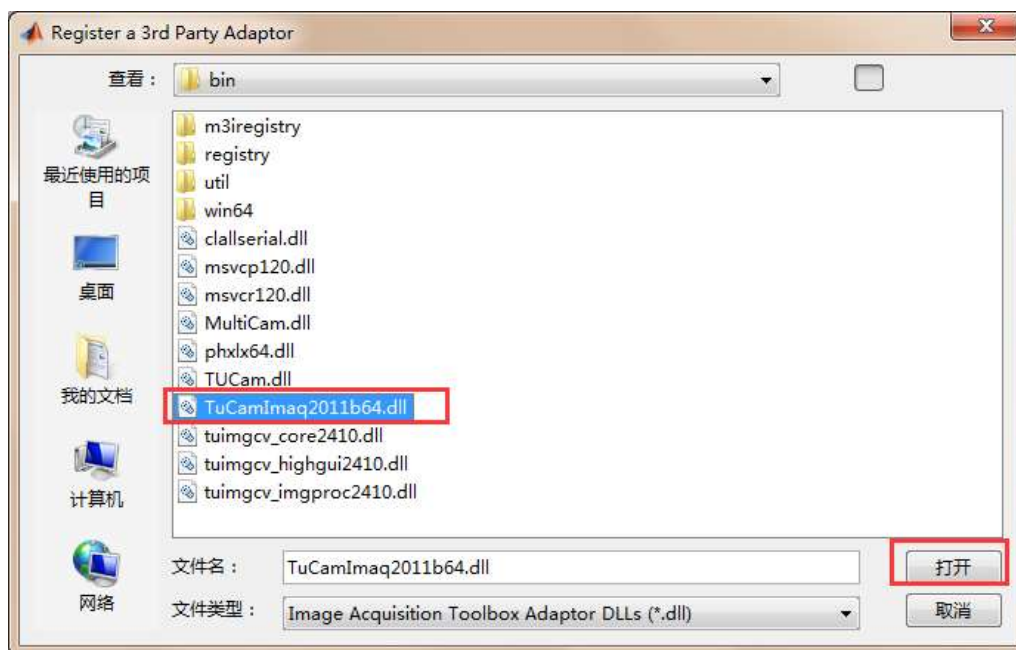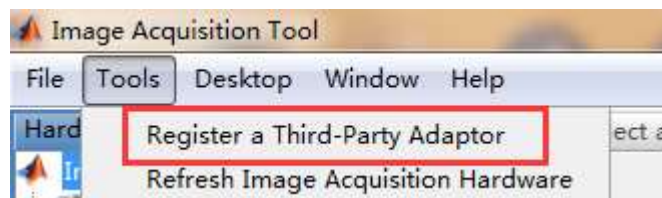


- (5) 点击对话框中的“refresh”按钮，进入“Refresh completed”界面。


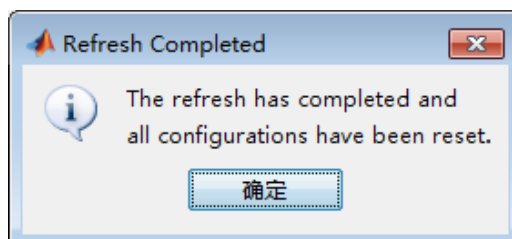


- (6) 点击“确定”，完成相机驱动配置。


- (7) 在 Hardware Browser 硬件列表中单击选中设备，并在 Preview 界面中点击“Start Preview”开启预览。

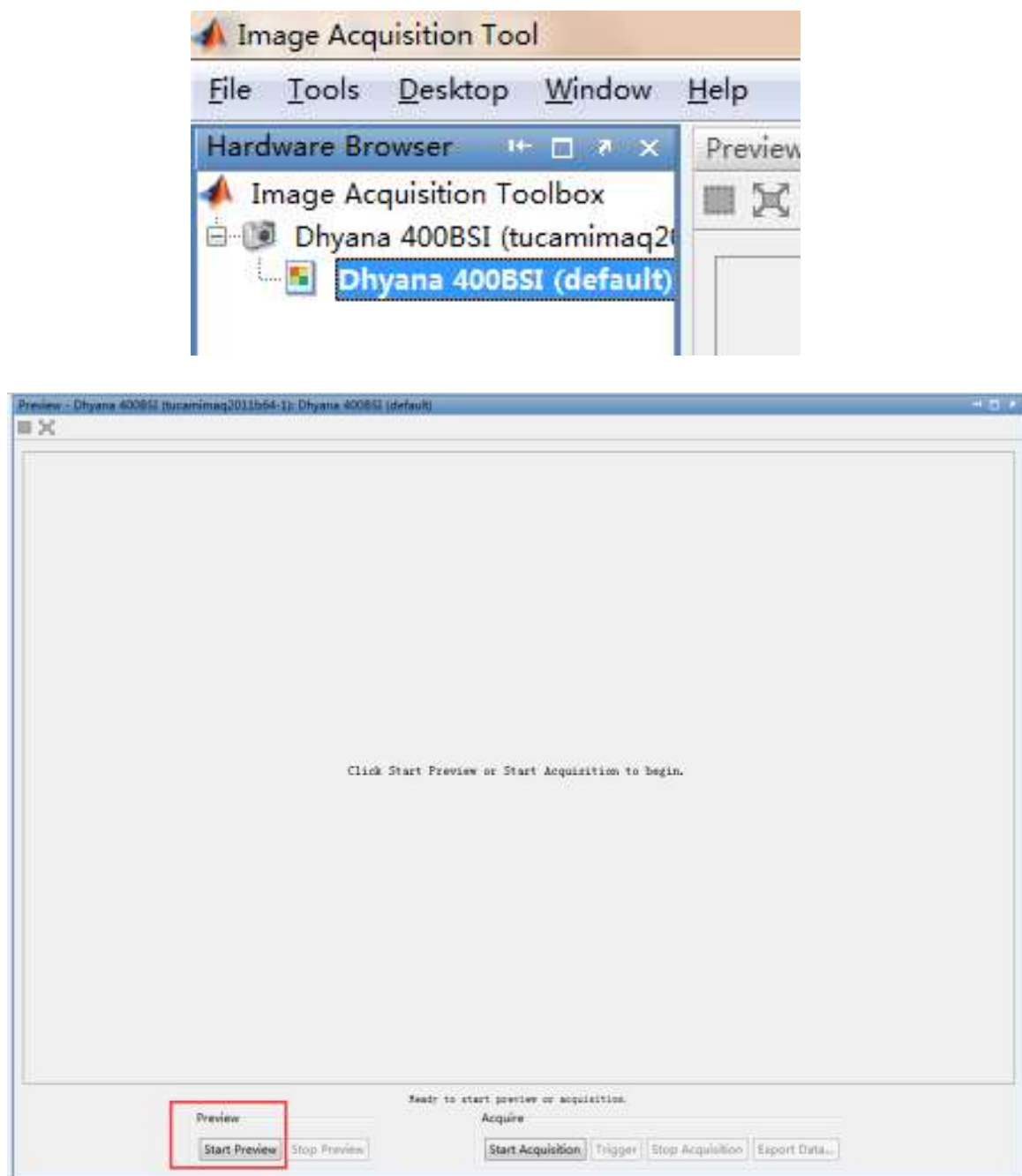


- (8) 在 Acquisition Parameters 界面可以对相机参数进行调节，与相机相关的界面有 Device Properties 和 Region of Interest 两个。

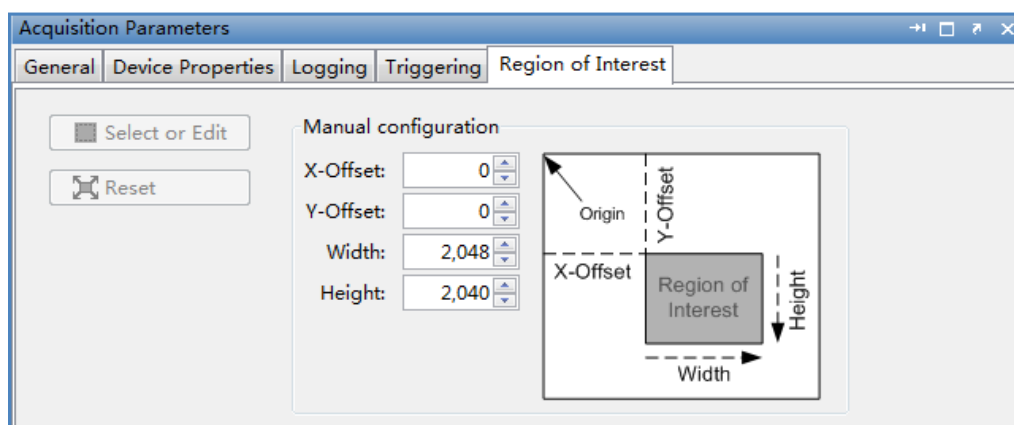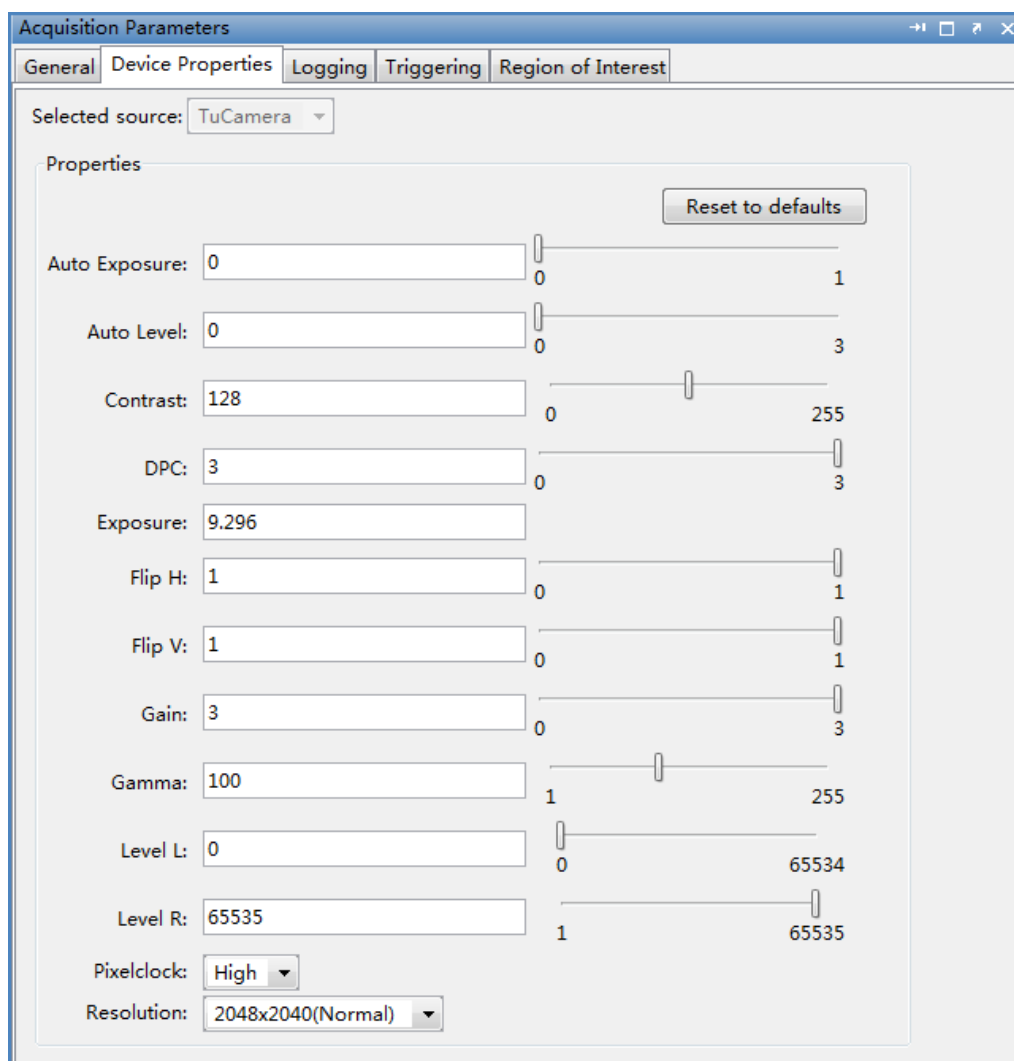

- (9) 如果需要拍图，则点击“Start Acquisition”抓取当前帧图片，再点击“Export Data”，选择需要的图片格式，并保存图片到电脑。Matlab 本身机制拍摄的图片位深度是固定三通道的。

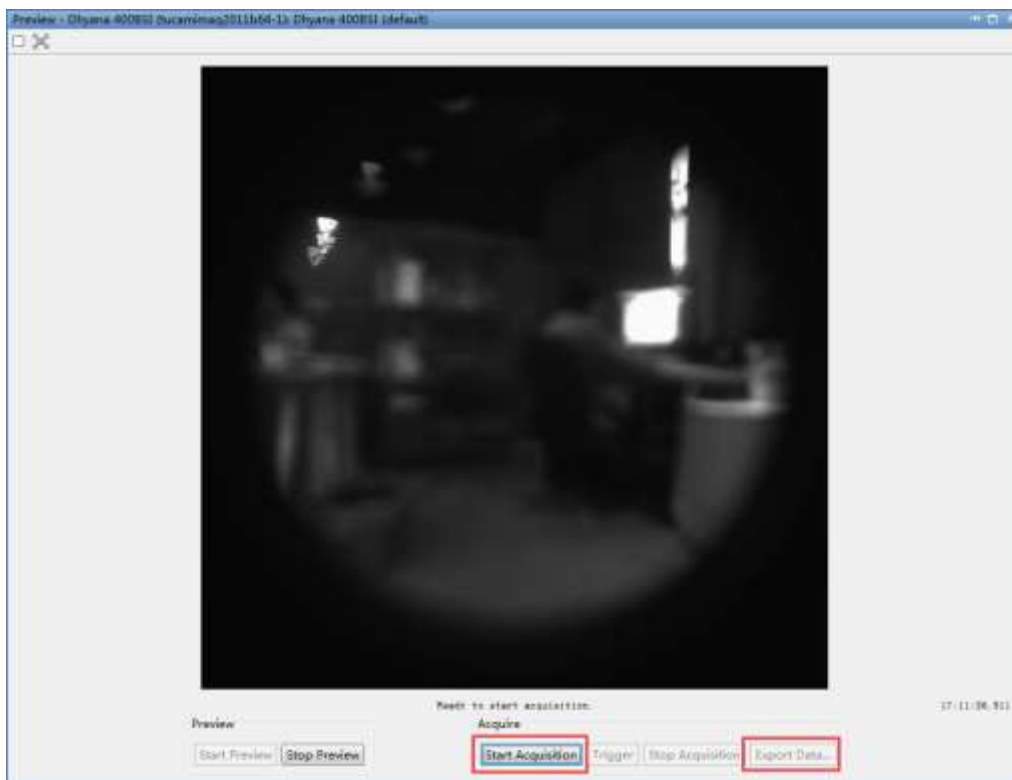

- (10) 若要关闭相机，先关闭 Image Acquisition Tool 界面，然后在 Command Window 中输入命令“imaqreset”，退出相机运行进程。

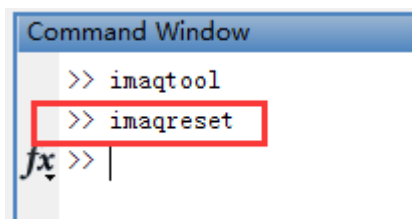

注意事项:

- a) 使用最新插件时要把 C:\Windows\System32 目录下的 TUCam.dll 也更新到最新版本，否则可能出现相机无法连接或功能出错；
- b) 只支持在 Matlab R2016 和 Matlab R2011 上完全兼容，其他版本的 Matlab 不兼容，根据客户需求可提供定制版本，不同版本的 Matlab 需要分别编译；
Matlab R2016 无法兼容 R2011，相机无法打开，软件内部报错。
Matlab R2016 无法兼容 R2014，相机能打开能预览，但参数设置均无效。
Matlab R2011 无法兼容 R2016，相机能打开能预览，但参数设置均无效。
- c) Matlab R2016 只有 64 位软件，没有 32 位软件，Matlab R2015b 是最后一个

支持 32 位的版本；

- d) Matlab R2016 软件主预览界面增加了帧率显示，但不准确，最高只能到 100fps；
- e) Euresys 采集卡在 Win10 上运行 Matlab R2011b，会有报错 SDK 设置和获取参数错误，关掉报错窗口，也可以正常运行，运行 Matlab R2016a 正常无报错（原因是 Euresys 采集卡 SDK 问题）；
- f) 生成的 SDK 配置文件保存在 MATLAB\R2011b\bin 路径中；
- g) Matlab R2011 使用 Reset to defaults 按钮切换分辨率时会弹出异常提示框，Matlab R2016 正常，属于 Matlab 软件问题；
- h) 触发输入、触发输出、多相机、风扇档位调节暂不做支持，SDK 已支持多相机；
- i) 旧相机兼容性：x45 简单兼容能连接能预览即可，x100 兼容所有功能有效性，ISH 系列不做兼容；
- j) 插件内部增加温度读取控制功能，开 debugview 可看到温度打印；
- k) 400BSI v2 不开放支持 GlobalReset，D95V1 0001 版本不开放 STD 模式；
- l) 自动曝光开启后，曝光时间无法实时刷新，位深切换后色阶范围值无法实时刷新均属于插件本身限制。